

1 Webブラウザを起動します。

2 アドレスバーにサーバのアドレスを入力し、
[Enter] を押します。


http://153.149.10.64/

3 ユーザ & パスワードを入力します。

User name : **user**
Password : **Fujita37**

4  をクリックします。

5 目的のフォルダをクリックします。

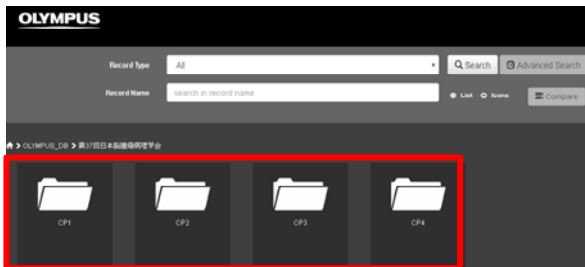


6 閲覧したい画像のサムネイルをクリックします。



7 サムネイル左上にチェックを入れ、

 をクリックすると、


1画面に4画像までの同時表示が可能になり
かつ、同期観察が可能になります。

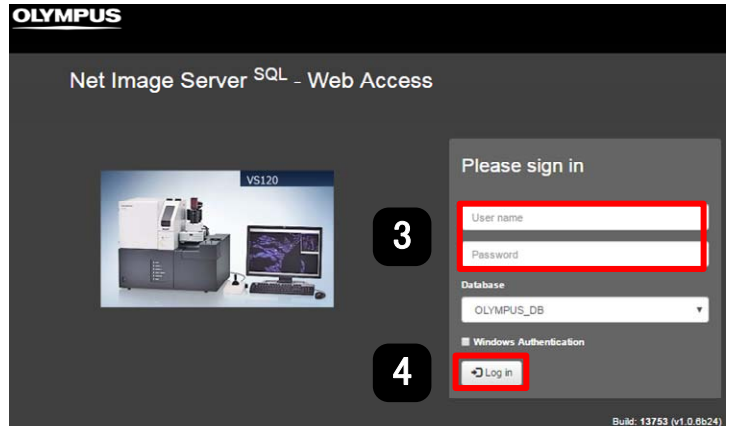

5 “第37回日本脳腫瘍病理学会”をクリック
すると他のフォルダの選択が出来ます。




7

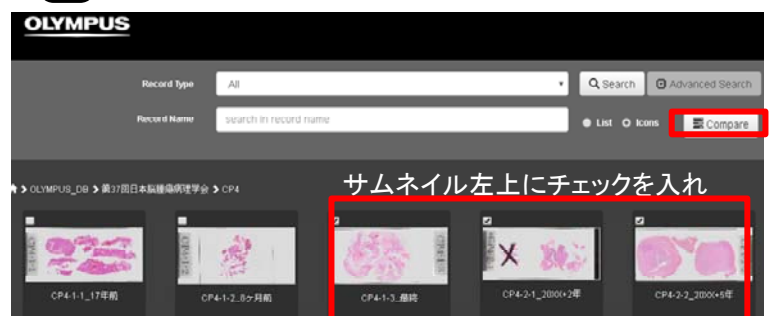


各種機能の説明


3画像同時表示

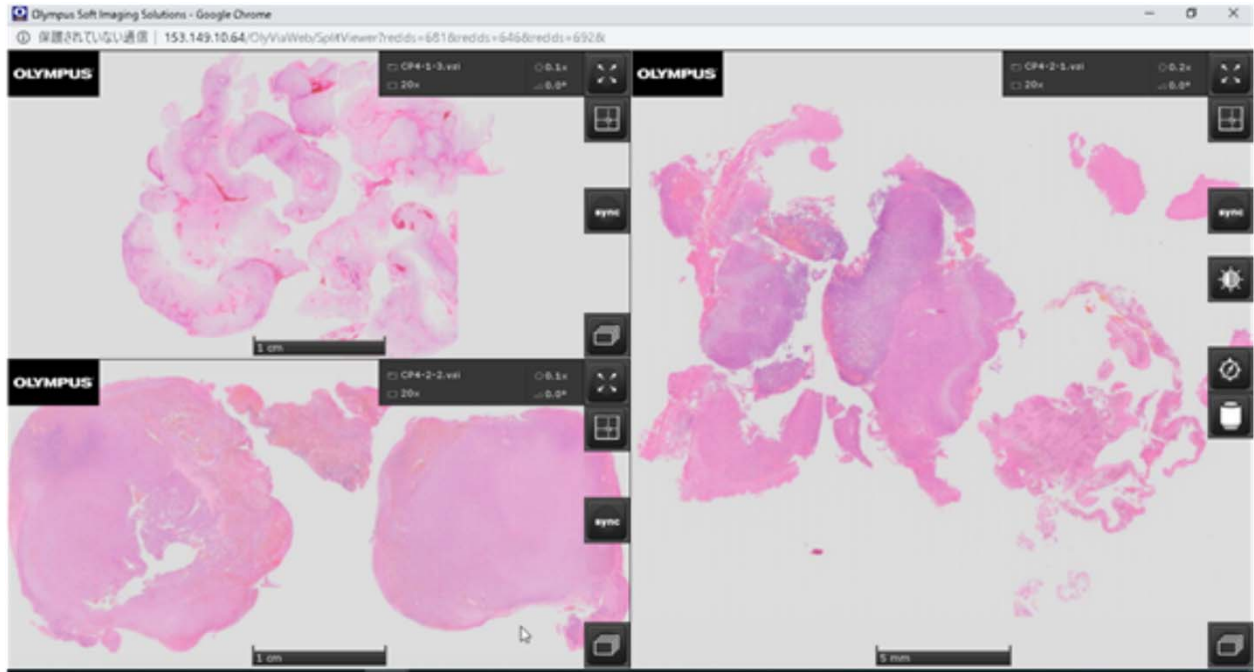


画面の明るさ調整が可能です。

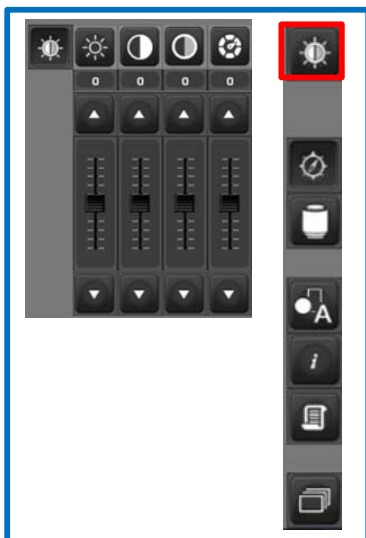

回転ボタンのON/OFFです。

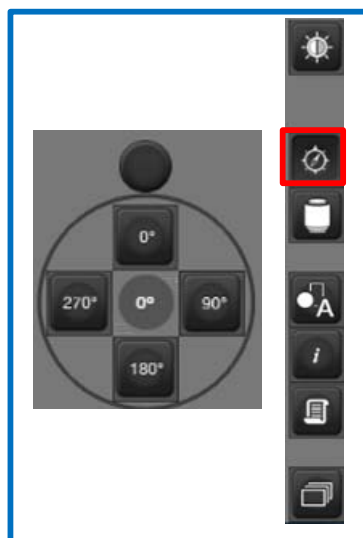


倍率変更が可能です。

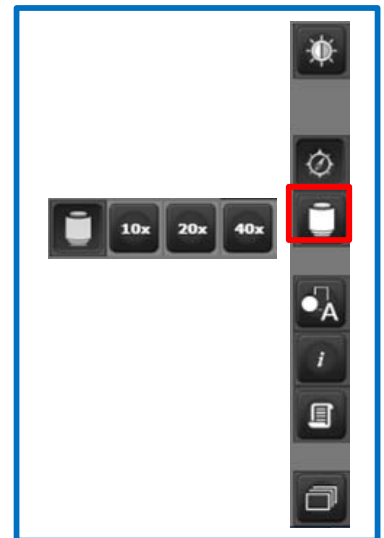


アノテーション機能が立上ります。



画像情報のお知らせ機能です。

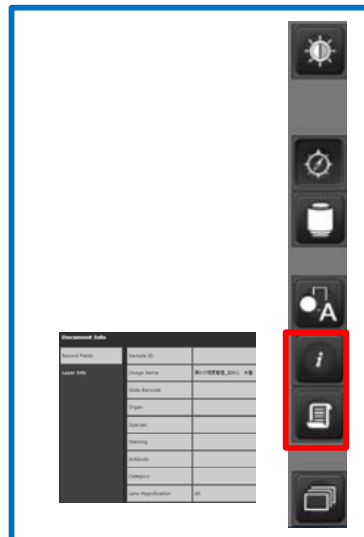

複数の画像がある場合こちらから選択を行います。

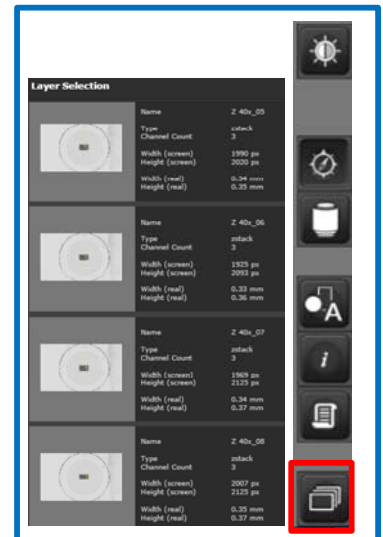

各種機能の説明



アノテーション機能です。



目的の計測機能を選択し簡単に、計測可能です。



計測後、保存することも出来ます。



蛍光画像観察時、各蛍光色のOn / Offが可能になります。



観察画像をクリップボードにコピーすることが可能です。



閲覧画像のハイパーリンク情報を得ることができ、さらにE-mailなどでそのまま送信し、受信側で同じ画像の同じ場所を手軽に閲覧することが可能になります。